

Ihr medentex Wassertest enthält:

- ✓ sterile Flaschen zur Probennahme (Anzahl gemäß Ihrer Bestellung)
- ✓ eine Anleitung zur Probennahme
- ✓ Aufkleber und Wasserproben-Begleitschein zum Ausfüllen
- ✓ Kühlakkus zur Kühlung der Proben
- ✓ einen Sicherheitsbehälter für den Transport

Hinweise:

Bitte bewahren Sie alle Artikel bis zur Abholung auf. Um eine reibungslose Durchführung des Wassertests zu gewährleisten darf die Kühlkette der Wasserproben nicht unterbrochen werden. Daher ist es zwingend erforderlich, dass Sie die mitgelieferten Kühlakkus den Wasserproben kurz vor der Abholung beilegen.

Wer kann die Probe nehmen?

Die Probennahme kann durch das Praxispersonal oder den Betreiber der Praxis erfolgen. Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung ist das ganz einfach.

Ein Service der medentex GmbH · Piderits Bleiche 11 · D-33689 Bielefeld
Telefon 05205 - 75 16 0 · www.medentex.de · info@medentex.de

Ein Unternehmen der **Rentokil Initial** Gruppe



Anleitung für Wassertests

Wichtig zur Vorbereitung:

- ✓ Planen Sie die Probennahme rechtzeitig vor dem mit uns vereinbarten Abholtermin.



1. Bitte legen Sie die mitgelieferten Kühllakkus in ein Kühlfach. Entnehmen Sie die Wasserprobe/n erst kurz vor dem mit uns vereinbarten Abholtermin, um den Zeitraum zwischen Probeentnahme und Labortest möglichst kurz zu halten.



2. Füllen Sie die beiliegenden Etiketten aus und kleben Sie diese auf die Probenflaschen. Dokumentieren Sie dabei, an welchem Arbeitsplatz die jeweilige Probe später entnommen werden soll.

Wichtig:

Bitte füllen Sie anschließend den Wasserproben-Begleitschein aus.



3. Verwenden Sie Einweghandschuhe, um eine etwaige Kontamination der Proben zu vermeiden.



4. Desinfizieren Sie die Entnahmestelle. Für Luft-/Wasserspritzen mit einem Einweg-Aufsatz empfehlen wir ggf. die Verwendung einer neuen Düsenspitze.



5. Lassen Sie das warme Wasser der zu prüfenden Entnahmestelle für ca. 20 Sekunden laufen.



6. Befüllen Sie die Probenflaschen jeweils mit 100 ml lauwarmem Wasser.



7. Stellen Sie die geschlossenen Wasserproben bis zur Abholung in Ihren Kühlschrank, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird.



8. Kurz vor der Abholung legen Sie bitte die Proben zusammen mit dem Wasserproben-Begleitschein und den Kühllakkus in den 6 l Sicherheitsbehälter.



9. Zum vereinbarten Termin holt der Fahrer alle Wassertests bei Ihnen ab und bringt sie zum Untersuchungslabor.